


# QUICK GUIDE ALARM BUZZER




ควบคุมอุณหภูมิช่วง 2-8°C

## 1 วิธีการเปลี่ยนค่าอุณหภูมิที่ตั้ง (Set Point)

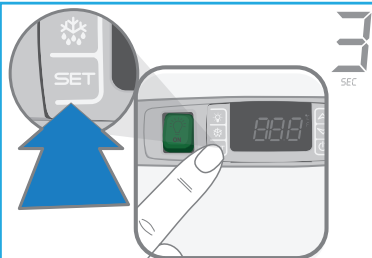


1.1 กดปุ่ม SET  
ค้างไว้ 3 วินาที  
เพื่อเปลี่ยนค่าอุณหภูมิ  
ที่ตั้ง

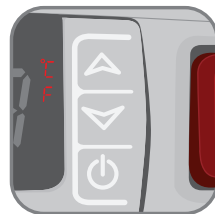

1.3 ในการเปลี่ยนค่า  
ให้กด  $\Delta$  หรือ  $\nabla$   
ภายใน 10 วินาที



1.2 ค่าของอุณหภูมิที่ตั้งจะ  
ปรากฏขึ้นและ LED°C  
และ °F จะเริ่มกระพริบ

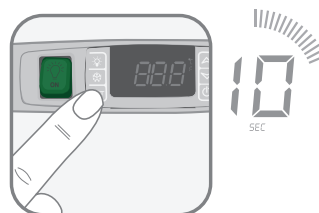

1.4 เพื่อให้อุปกรณ์จำค่า  
ที่ตั้งให้ใหม่ ให้กดปุ่ม  
SET อีกครั้งหรือรอ  
10 วินาที



ZEST-MED CO.,LTD.  
www.zest-med.com  
ALARM BUSSER#14

CallCenter

**02 682 9151-4**


Email :sale-co@zest-med.com

# QUICK GUIDE ALARM BUZZER




ควบคุมอุณหภูมิช่วง 2-8°C


## 1 วิธีการเปลี่ยนค่าอุณหภูมิที่ตั้ง (Set Point)

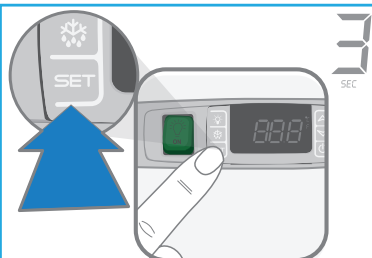


1.1 กดปุ่ม SET  
ค้างไว้ 3 วินาที  
เพื่อเปลี่ยนค่าอุณหภูมิ  
ที่ตั้ง

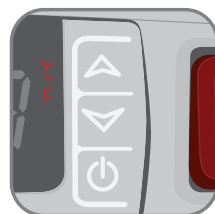

1.3 ในการเปลี่ยนค่า  
ให้กด  $\Delta$  หรือ  $\nabla$   
ภายใน 10 วินาที

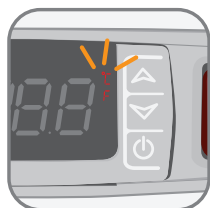

1.2 ค่าของอุณหภูมิที่ตั้งจะ  
ปรากฏขึ้นและ LED°C  
และ °F จะเริ่มกระพริบ

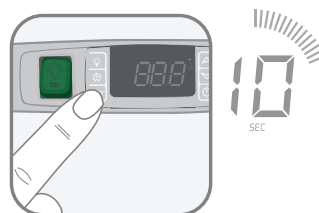

1.4 เพื่อให้อุปกรณ์จำค่า  
ที่ตั้งให้ใหม่ ให้กดปุ่ม  
SET อีกครั้งหรือรอ  
10 วินาที



ZEST-MED CO.,LTD.  
www.zest-med.com  
ALARM BUSSER#14

CallCenter

**02 682 9151-4**

Email :sale-co@zest-med.com