

BACTI-CINERATOR PLUS


Bacti-Cinerator เป็นเครื่อง Sterilizer ด้วย Infrared heat ทำให้ปลอดภัยต่อการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค

VIEW BACTI-CINERATOR


A. ON / OFF

B. Heater

C. ปลั๊กไฟ

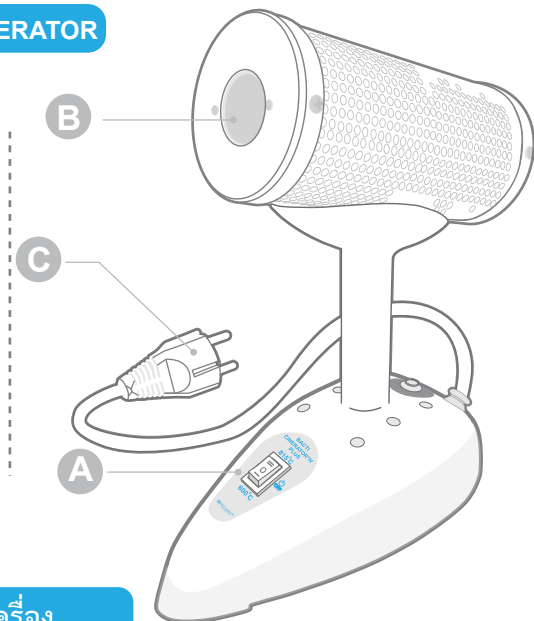


วิธีการใช้เครื่อง

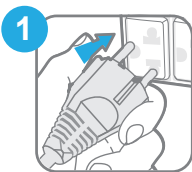

เสียบปลั๊กไฟ



เปิดสวิทช์ ON (A) มี 2 ระดับ Level 1=850°C Level 2=950°C

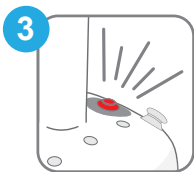


ไฟสัญญาณการทำงาน




Level 1 : รอ 20-25 นาที เริ่มใช้งานได้ ภายใน โพรงจะมีอุณหภูมิ 850°C

Level 2 : รอ 25-30 นาที ภายในโพรงจะมี อุณหภูมิ 950°C

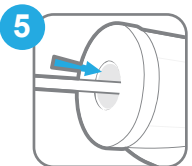

ใส่ Loop / Needle เข้าไปภายในโพรงของ Heater (B) (ควรระวังอย่าให้จุดโดน Heater Element เพื่อถนอมอายุการใช้งาน)

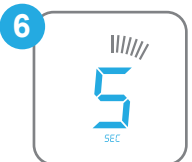

รออย่างน้อย ประมาณ 5-7 วินาที Loop จะอยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ (microorganism จะถูกทำลายภายใน 5 วินาที) ดังนั้นไม่จำเป็นต้องทิ้งไว้นานเกินไป



- เปิด ON เมื่อเริ่มต้นใช้งาน จนกว่าจะสิ้นสุดการทำงาน **ไม่ควร เปิดๆ ปิดๆ บ่อย จะทำให้ Heater Element เสียเร็ว**
- ปิด OFF เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อถนอมอายุของ Heater Element

วิธีการบำรุงรักษาเครื่อง

	ควรใช้เฉพาะ Insulated Loop Holder เท่านั้น (ด้ามจับที่มีฉนวนหุ้ม หากไม่มีควรหาที่พันด้ามพันเป็นฉนวน)
	ไม่ควรใช้กับ Forcep หรือ อุปกรณ์ที่มีความคมเพราะอาจขูดทำให้ Heater Element เสียหาย การรับประกันจะไม่ครอบคลุม กรณีเสียหายจากการใช้งานแบบนี้
	ควรตรวจสอบ Heater Element เสียหายอย่างสม่ำเสมอโดยสังเกตดูภายในโพรง ทั้งเมื่อเปิด/ปิด สวิทช์ ตรวจสอบดู Small Crack รอยแตก รอยร้าวในขณะที่ใช้งาน (Heated Condition)
	ไม่ควรวาง Loop / Needle นานเกินไป จะทำให้ความร้อนสูงเกินไป
	Cooling Shield จะมีอุณหภูมิสูงถึง 100°C - 150°C ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุไวไฟ

วิธีการทำความสะอาดเครื่อง

ปิดสวิทช์ และรอให้เครื่องเย็น 1 ชั่วโมง	ดึงปลั๊กไฟออก	ใช้ผ้าชุบ Alcohol เช็ดทำความสะอาด
หลีกเลี่ยง ความชื้นที่มากเกินไปบริเวณรอบๆ Heater Element และสายไฟ อาจทำให้เกิดไฟช็อตได้		